

 <p>RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com</p>	MEMBERSIHKAN BAGIAN DALAM SENTRIFUGER		
	No. Dokumen : P/SPO/02/020	No. Revisi :	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM Pembina Tingkat I NIP. 19680807 200003 1 006	

PENGERTIAN	Membersihkan bagian dalam sentrifuger dilakukan satu kali dalam satu hari, untuk memelihara alat sentrifuger dalam Laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis).
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat sentrifuger bagi petugas Laboratorium
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersihkan bagian dalam sentrifuger dengan larutan desinfektan. 2. Tunggu sampai kering 3. Alat dapat digunakan. 4. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist
UNIT TERKAIT	