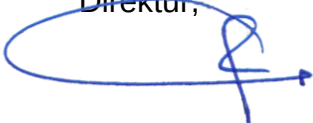


 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	MENGEMBALIKAN POSISI INSTRUMEN MIKROSKOP		
	No. Dokumen : P/SPO/02/108	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1
	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM Pembina Tingkat I NIP. 19680807 200003 1 006	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			

PENGERTIAN	Mengembalikan posisi instrument mikroskop dilakukan setiap kali selesai melakukan pemeriksaan, untuk memelihara mikroskop dalam Laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis)
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan mikroskop bagi petugas Laboratorium
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD SultanImanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	1. Turunkan kondensor 2. Turunkan meja sampel 3. Kembalikan penjepit objekglass ke posisi awal 4. Kembalikan posisi lensa objektif yang sudah dibersihkan ke posisi awal 5. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist
UNIT TERKAIT	