

 <p>RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com</p>	MEMBERSIHKAN BAGIAN DALAM OVEN		
	No. Dokumen : P/SPO/02/019	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM Pembina Tingkat I NIP. 19680807 200003 1 006	

PENGERTIAN	Membersihkan bagian dalam oven dilakukan satu kali dalam satu hari, untuk memelihara alat oven dalam laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis)
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat oven bagi petugas Laboratorium
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buka pintu oven 2. Ambil semua barang/ bahan yang telah dikeringkan 3. Bersihkan pintu luar dan pintu kaca dengan lap kering. 4. Rak yang ada diambil 5. Bersihkan dengan lap kering 6. Bersihkan bagian dalam oven dengan lap kering sampai bersih. 7. Masukkan kembali rak – rak tadi 8. Tutup pintu oven 9. Oven siap digunakan kembali 10. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist
UNIT TERKAIT	